

Rychlé testy

KM

**Speciálně
vyvinuté**

pro kriminalistiku

Testovací papírky a soupravy MACHEREY-NAGEL se velmi často využívají pro rychlá vyšetření v různých speciálních oborech: kriminalistice, potravinářství, nápojovém průmyslu a podobně. Uživatelé jsou spokojeni s jednoduchým provedením rozboru při monitorování mnoha parametrů. V závislosti na požadované přesnosti a analytické zručnosti máte vždy na výběr z řady produktů.

Stopy spermatu

Testovací papírky PHOSPHATESMO KM

Slouží k důkazu kyselé fosfatázy - skvrn spermatu - v kriminalistické praxi a soudním lékařství.

V hliníkové dóze je 25 testovacích papírků 15 x 30 mm jednotlivě zalepených v plastové fólii. Po provedení testu je lze opět vlepit do fólie a přiložit jako důkazní materiál do spisu.

Barevná reakce

Proužek PHOSPHATESMO KM reaguje s kyselou fosfatázou (skvrnami spermatu) za vzniku fialových skvrn na bílém podkladu.

Provedení

Nosič stop nejprve makroskopicky vyšetříte: textilie vykazují na podezřelých místech tužší krepovitou strukturu, pod UV-lampou obvykle modravou, bílou nebo žlutavou fluorescenci. Výhodou testu PHOSPHATESMO KM je, že lze přímo na místě činu rychle ověřit, zda podezřelé skvrny pocházejí ze spermatu.

Z podezřelého místa vystříhnete nebo odškrábejte několik mm² materiálu a navlhčete je vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyjměte vždy jen potřebný počet papírků, dózu ihned uzavřete. Vyjměte papírek z fólie (přidrže ji na obou koncích a odtrhněte). Papírku se nedotýkejte prsty! Po asi 1 minutě převedte zvlhčený vzorek na proužek a po několikaverších se v přítomnosti kyselé fosfatázy objeví výrazné fialové skvrny.

Specifická testu

Testovací papírky PHOSPHATESMO KM reagují specificky s kyselou fosfatázou. Kontrolní vzorky se slinami hlenem, ženským genitálním sekretem reagují negativně. Reakce nenahrazuje mikroskopický důkaz intaktních spermií.

Informace pro objednání

Popis	Doporučený výrobek	Kat. č. MN..	Cena
Stopy spermatu - kyselá fosfatáza balení 25 testů 15 x 30 mm	Phosphatesmo [®] KM	906 07	cena 1: 2 860,- Kč + DPH cena 10: 2 580,- Kč + DPH cena 50: 2 250,- Kč + DPH
(Cena 1/10/50 se rozumí za balení při objednání 1/10/50 balení)			
Stopy spermatu - fluorescence	UV lampa, přepínatelná, 354/365 nm		14 990,- Kč + DPH

Lampa není pro vlastní stanovení nutná, je vhodná pro makroskopické vyšetření před důkazem.



BangCo s.r.o.
Masná 7A
602 00 Brno

Tel.: 541 240 127(9)
Fax: 541 240 129
info@bangco.eu

Pro další informace o testovacích soupravách žádejte náš generální katalog!

MACHEREY-NAGEL



Rychlé testy

KM

**Speciálně
vyvinuté**

pro kriminalistiku

Testovací papírky a soupravy MACHEREY-NAGEL se velmi často využívají pro rychlá vyšetření v různých speciálních oborech: kriminalistice, potravinářství, nápojovém průmyslu a podobně. Uživatelé jsou spokojeni s jednoduchým provedením rozboru při monitorování mnoha parametrů. V závislosti na požadované přesnosti a analytické zručnosti máte vždy na výběr z řady produktů.

Krevní stopy

Testovací papírky PEROXTESMO KM

Slouží k důkazu peroxidázy - stop krve - v kriminalistické praxi a soudním lékařství.

V hliníkové dóze je 25 testovacích papírků 15 x 30 mm jednotlivě zalepených v plastové fólii. Po provedení testu je lze opět vlepít do fólie a přiložit jako důkazní materiál do spisu.

Barevná reakce

Proužek PEROXTESMO KM reaguje s peroxidázou (stopami krve) za vzniku modrých skvrn na bílém podkladu.

Provedení

Z podezřelého místa vystříhnete nebo odškrábejte několik mm² materiálu a navlhčete je vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyjměte vždy jen potřebný počet papírků, dózu ihned uzavřete. Vyjměte papírek z fólie (přidrže ji na obou koncích a odtrhněte). Papírku se nedotýkejte prsty! Po asi 1 minutě převedte zvlhčený vzorek na proužek a po několikaverších se v přítomnosti krevních stop objeví výrazné modré skvrny.

Pro důkaz silně zředěných stop (stopy po vymytí) doporučujeme zakoncentrování. Použijte pruh filtračního papíru asi 15 cm široký, ponořte jej do tekutiny (například louže se zbytky stop), přičemž zbytky peroxidázy se nasají do papíru. vystříhnete kousek tohoto papíru, a to z místa ležícího bezprostředně nad místem ponoření. Tento kousek papíru pevně přitiskněte na testovací papírek.

Specifita testu

Testovací papírky PEROXTESMO KM reagují specificky s peroxidázou, nikoli však s krví jako takovou. Pro tento důkaz mají testy význam především zkoušky.

Informace pro objednání

Popis	Doporučený výrobek	Kat. č. MN..	Ceny
Krevní stopy - peroxidáza balení 25 testů 15 x 30 mm <small>(Cena 1/10/50 se rozumí za balení při objednání 1/10/50 balení)</small>	Peroxtesmo KM®	906 05	cena 1: 2 990,- Kč + DPH cena 10: 2 680,- Kč + DPH cena 50: 2 450,- Kč + DPH



BangCo s.r.o.
Masná 7A
602 00 Brno

Tel.: 541 240 127(9)
Fax: 541 240 129
info@bangco.eu

Pro další informace o testovacích soupravách žádejte náš generální katalog!

MACHEREY-NAGEL

